


|  |                                       |              |             |   |
|--|---------------------------------------|--------------|-------------|---|
|  | DİKEY TİP BUZDOLABI KULLANIM TALİMATI |              |             |   |
|  | Doküman No                            | MDBF-TLM-016 | Revizyon    | - |
|  | İlk Yayın Tarihi                      | 15/12/2022   | Revizyon No | - |
|  |                                       |              | Sayfa No    | 1 |

### 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Makinenin amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

### 2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu makinenin kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar çalışanlarına aittir.

### 3.TALİMATIN DETAYI:

- Soğutulacak malzemenin gerekli soğutma derecelerinde muhafaza edilmesine dikkat edilmelidir. Soğutucuların kapılarını açık unutmamalı, soğutucunun rahat bir ortamda dış ortam sıcaklığı ve bağıl nemli ortamda çalıştırılmasına dikkat edilmelidir.
- Zaman zaman soğutucu içinde oluşan nemden dolayı veya defrosttan gelen sular toplama kabında birikerek zemine taşabilir, zemindeki tahliye tapasını açarak suyu tahliye ediniz.
- Buzdolabınızın kapağını uzun süre açık tutmayınız.
- Termostatı işin gereğine uygun olan düşük konumda çalıştırınız.
- Buzdolabınıza sıcak haldeyken sıvı veya yarı katı maddeler koymayınız.
- Buzdolabınızı; içindeki sıcaklığı ölçen hassas termostat ucunun önünü kapatacak şekilde ve içindeki hava akımını önleyecek şekilde fazla doldurmayınız.
- Buzdolabınızı direk güneş ışığı alabilecek şekilde veya fırın, bulaşık makinası, kalorifer gibi ısı yayan cihazların yanına yerleştirmeyiniz.
- Materyalleri kapalı kaplarda koymaya dikkat ediniz.

### 4.REFERANS DÖKÜMANLAR:

- İlgili üretici firmanın kullanım talimatları.

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Hazırlayan<br>Birim Kalite Komisyonu | Doküman Onay<br>Kalite Koordinatörlüğü | Yürürlük Onay<br>Üniversite Kalite Komisyonu |
|--------------------------------------|--|--|